

# NÁVOD K POUŽITÍ

## DESTILÁTOR VODY

### LAFOMED



Importer  
ACTIVESHOP Sp. z o.o.  
ul. Graniczna 8b, bud DC 2A  
54-610 Wrocław, Polska  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)

# DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM PŘEČTĚTE A ZALOŽTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

## PŘED POUŽITÍM

1. Destilátor 2. Láhev na vodu 3. Vypouštěcí uzávěr 4. Uzávěr láhve 5. Filtr 6. Hlavní napájecí kabel 7. Návod k použití 8. Čisticí prášek na komory

Ps: Prášek na čištění komory by si měl zakoupit zákazník. K čištění destilátoru si můžete koupit prášek kyseliny citronové, který je v potravinářské bezpečnosti, nebo bílý ocet.

## SPECIFIKACE

Jmenovité napětí: 220V nebo 110V

Jmenovitá frekvence: 50HZ nebo 60HZ

Jmenovitý výkon: 750W

## NASTAVENÍ

1. Vybalte krabici a vyjměte destilátor vody. Má dvě části, horní kryt a tělo stroje (jak je znázorněno na obrázku 1). Zvedněte horní kryt a vyjměte láhev s vodou.

2. Zvedněte horní kryt a naplňte nerezovou nádrž vodou až po maximální hladinu vody. Veďte prosím na vědomí, že nepřekračujte maximální hladinu vody (Doba destilované vody se může zkrátit při plnění horkou vodou).

3. Nasadte horní kryt na tělo stroje a ujistěte se, že silikonové těsnění je správně na místě kolem celého ráfku. Ujistěte se, že je jednotka na stabilním povrchu. Potom zapojte napájecí kabel horního krytu do těla stroje (jak je znázorněno na obrázku 3).

4. Nastavte zásobní láhev podle schématu 1. Připojte hlavní napájecí kabel k tělu stroje a zapojte do elektrické zásuvky. Stiskněte "Starting Button", zahájí se proces ventilátoru a destilace.

5. Voda začne kapat do skladovací láhve přibližně po 30 minutách. Destilace 4 litrů vody bude trvat přibližně 4 hodiny (v závislosti na místním prostředí a teplotě). Po dokončení procesu se jednotka automaticky vypne.

diagram 1



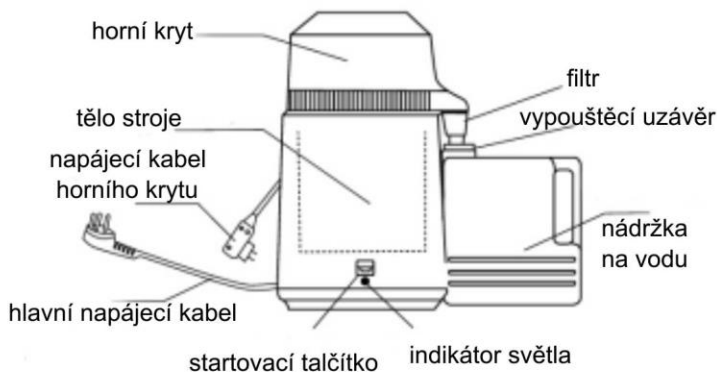


diagram 2

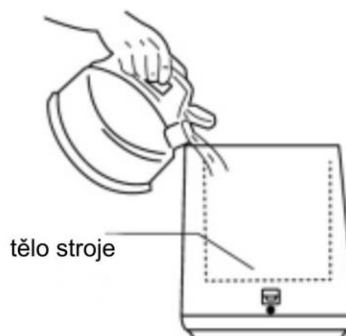

6. Poté, co je láhev s vodou plně naplněna destilovanou vodou, ale startovací tlačítko je stále v provozu. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel horního krytu a hlavní napájecí kabel, abyste zabránili opaření vodou. Nechte prosím celý destilátor nejprve vychladnout a po 10 minutách sejměte horní kryt a naplňte nádrž vodou, horní kryt nasadte zpět a připojte napájecí kabel horního krytu a hlavní napájecí kabel, destilátor se restartuje, aby se zahřál a znovu zpracovat. Destilátor je spolehlivý a bezpečný v rámci 24hodinového procesu.

7. Nepijte první láhev vody. Samočistění jednotky bude trvat jeden destilační cyklus.

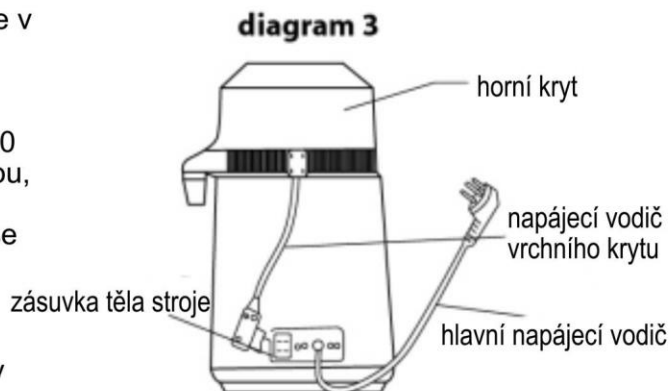

## ČIŠTĚNÍ

1. Každý den vypláchněte a vytřete nádrž čistou vodou a udržujte ji v suchu.  
 2. Vnitřek nerezové nádrže je nutné opláchnout a vyčistit vodou. Vápnění a vodní kámen se usazují na dně nádrže a měly by být odstraněny každý měsíc pomocí speciálního čisticího prostředku (zobrazeno na obrázku 4).


Postupujte podle níže uvedených pokynů:

- 1) Nalijte tolik horké vody, aby zakryla vodní kámen v nádrži.
- 2) Nalijte 1-4 čajové lžičky čisticího prostředku do nádrže v závislosti na množství vodního kamene
- 3) Nechte víko odklopené a spusťte cyklus stisknutím tlačítka "start".
- 4) Nechte cyklus běžet 30 minut, vylijte vodu a umyjte uvnitř nádrže s čistou vodou.
- 5) Pokud se vodní kámen zcela neodstraní, proces opakujte.
- 6) Zbýlý vodní kámen nepoškozuje vaše tělo, klidně jej použijte.

3. Láhev na vodu lze umýt horkou vodou, nezdeformuje se

4. Vyměňte filtr každé 2-3 měsíce, aby byla zachována čistota destilované vody.

- 1) Sejměte filtr podle pokynů na obrázku 5 (zatlačte dovnitř, táhněte dolů)
- 2) Vyjměte nový filtr a nasadte zpět horní kryt (pozor: musí zasunout jako originál).
- 3) Výše uvedené kroky můžete opakovat pro budoucí výměnu.

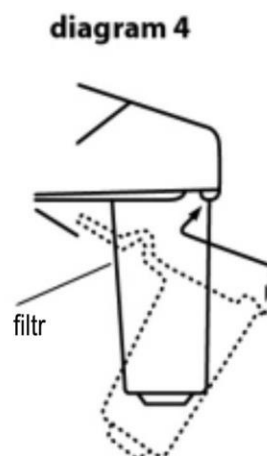

## BERTE NA VĚDOMÍ

- Před použitím si pozorně přečtete pokyny.
- Jednotka by měla být používána v suchém, dobře větraném prostoru. Doporučuje se používat v kuchyni, aby se zabránilo hluku chladicího ventilátoru během procesu.
- Použijte prosím vhodnou elektrickou zásuvku a nezapojujte ji současně s jinou elektronikou, aby nedošlo k přetížení.
- Nepoužívejte prosím poškozený vodič, aby nedošlo k úniku elektřiny.
- Pokud jednotku nepoužíváte, nechte napájecí kabel odpojený.
- Neponořujte žádnou část jednotky do vody.
- Uchovávejte jej mimo dosah dětí, aby nedošlo k opaření.
- Neodstraňujte horní kryt, pokud je stroj v chodu. Po ukončení procesu destilace se musí v případě opaření alespoň 10 minut vychladit.
- K čištění nerezové nádrže nepoužívejte drátěný kartáč, poškodí povrch nádrže a snadněji se zalepí odtokem.
- Udržujte tělo jednotky suché, zejména elektrickou zásuvku, zabraňte úniku elektřiny.
- „Tlačítko Start“ spustí nový destilační cyklus, dokud neskončí poslední cyklus. A jednotka se automaticky vypne po dokončení každého cyklu. Pokud je třeba zastavit uprostřed cyklu, odpojte hlavní napájecí kabel.
- Před spuštěním dalšího destilačního cyklu musí být jednotka ochlazená pod 70 C. Zabrání tak poškození opařením vody a prodloužíte životnost destilátoru.
- Při příjmu balíku může být cítit plastový zápach. Je to normální jev. Můžete jej umístit na větrané místo a před prvním použitím očistit.

# BĚŽNÉ PORUCHY A ANALÝZY

## 1. Nevytéká destilovaná voda

- Hlavní napájecí kabel a napájecí kabel horního krytu jsou odpojeni.
- Žádné napájení z elektrické zásuvky.
- Není stisknuto startovací tlačítko (kontrolka nesvítí)
- V nerezové nádrži není naplněna voda.


## 2. Nedostatek destilované vody

- Nedostatek vody byl naplněn v nádrži (ne až po nejvyšší hladinu vody).
- těsnicí pryžový kroužek horního krytu nefunguje, je třeba jej vyměnit.
- těsnicí pryžový kroužek je stlačen filtrem, je třeba správně nastavit filtr (viz obrázek 5).
- Filtr není správně zarovnan s lahví na vodu.

## 3. Oblast těsnění mezi horním krytem a tělem stroje chvěje.

- horní kryt a tělo stroje se těsně neuzavírají.
- ve filtru zůstalo příliš mnoho odpadu, je třeba vyměnit filtr (viz obrázek 5).

diagram 5

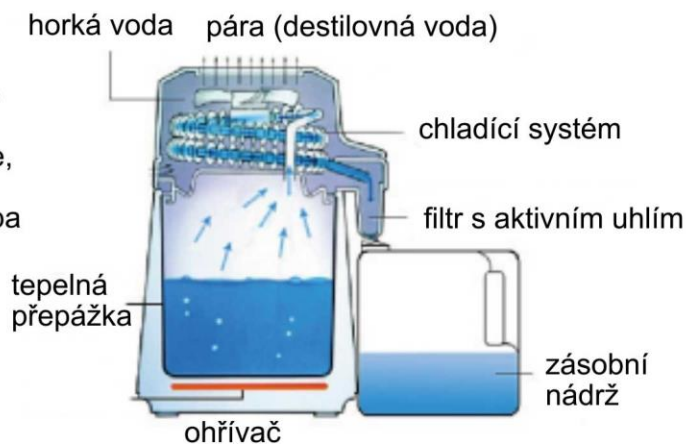

# ČIŠTĚNÍ

- Udržujte tělo stroje suché (zejména oblast vodičů a elektrické zástrčky, aby nedošlo ke zkratu napájení).
- "Tlačítko Start" se používá k aktivaci programu cyklování a jednotka se automaticky vypne po dokončení každého cyklu. Pokud je třeba zastavit uprostřed cyklu, odpojte hlavní napájecí kabel.
- Pečlivě zkontrolujte, zda je horní kryt správně utěsněn, a nastavte polohu pomocí levého a pravého ovladače.

